

راهنمای کار با سواب سطح مدل UltrSnap

1 - قبل از استفاده از سواب ، صبر کنید تا با دمای اتاق (21-25°C) هم دما شود. چنانچه سواب قبلاً در یخچال نگهداری می شده، احتمالاً قطرات حاصل از میعان داخل لوله سواب ظاهر می شوند ، این موضوع طبیعی است.

2 - یک مربع 10×10cm از سطح مورد اندازه گیری را در نظر گرفته ، سواب کنید. نحوه صحیح سواب کردن سطوح در فیلم کوتاهی به نام Instruction Demo for UltraSnap در CD آموزشی قرار داده شده است. لطفاً پیش از استفاده ، این فیلم را ببینید. چنانچه سطح مورد اندازه گیری دارای شکل هندسی منظمی نیست، سعی کنید تا حد ممکن سواب با تمام نقاط آن تماس پیدا کند.

3 - توجه داشته باشید که این مدل سواب به صورت مرطوب ساخته شده و نیازی به مرطوب کردن آن با آب یا مایع دیگری نیست .

4 - بعد از فعال کردن سواب (شکستن کپسول حاوی مایع) فراموش نکنید که آن را به صورت عمودی نگهداشته و 5-10 ثانیه تکان بدهید.

5 - توجه داشته باشید که بعد از فعال کردن سواب، تنها 30 ثانیه فرصت دارید که آن را داخل دستگاه قرار داده و اندازه گیری را انجام دهید. به همین دلیل اکیداً توصیه می شود دستگاه را بعد از سواب کردن سطح مورد نظر و قبل از فعال کردن سواب روشن کنید.

6 - هنگام دریافت دستگاه از کمپانی سازنده، تنظیمات به صورتی است که عدد پائین تر از 10RLU معرف پاکیزگی سطح، مابین 11 تا 29 در مرز هشدار و عدد بزرگتر از 30 معرف آلودگی سطح می باشد. این تنظیمات با توجه به استانداردهای هر مکان قابل تغییر می باشد.

7 - بهترین دمای نگهداری از این مدل سواب بین 2 تا 8 درجه سانتیگراد می باشد. چنانچه به هر دلیلی سواب ها خارج از یخچال باشند، بایستی نهایتاً ظرف مدت چهار هفته مصرف شوند . هنگام استفاده از سواب ، به تاریخ مصرف درج شده روی آن دقت کنید.

سواب ها را دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری کنید .

